

唾液 DNA 保存液说明书

产品组成

Cat. No.	3522050	3522100
唾液 DNA 保存液	50 ml	100 ml
说明书	1 份	1 份

产品储存

常温（0-30℃）储存，可稳定保存 2 年以上。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

产品介绍

唾液 DNA 保存液是一种液态的、无毒的可直接使用的唾液样品保存液。唾液 DNA 保存液与唾液混合后可迅速溶解唾液中的口腔上皮细胞，并使释放的 DNA 处于稳定状态。与唾液 DNA 保存液混合后的唾液可在室温条件下运输、存放 12 个月以上，DNA 仍然保持无明显降解状态；如果将混合液存放到 - 20℃，接近无限期保存。

使用方法

- 每1 ml 唾液 DNA 保存液可稳定保存1-2 ml 唾液样品，混合后立即摇晃混合均匀，室温贮存等待提取或邮寄检测。使用时直接吸取混合液进行后续核酸提取操作。
- * 用唾液 DNA 保存液保存的样本，可用唾液 DNA 纯化试剂盒（[Simgen Cat. No. 3501050](#)）或市场上其他唾液 DNA 纯化试剂提取唾液 DNA。