

样品裂解管说明书

产品组成

Cat. No.	C-001-1	C-001-2	C-001-3
样品裂解管	50 个	50 个	50 个
说明书	1 份	1 份	1 份

产品储存与有效期

室温长期储存。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

产品介绍

样品裂解管是用于核酸提取前的样品研磨处理，其裂解效果比在研钵中用液氮研磨更好，目前有三种类型，分别为用于土壤样品的（Cat. No.C-001-1）、用于真菌样品的（Cat. No.C-001-2）和用于细菌样品的（Cat. No.C-001-3）。

操作步骤：

将样品放入样品裂解管中，加入裂解液，盖上管盖，将样品裂解管放入样品匀质仪中处理，或者在旋涡振荡器上旋涡振荡 5-15 分钟。

* 样品裂解管只是研磨裂解样品的，相当于液氮研磨步骤，样品及裂解液的用量需参考用户所使用的核酸提取试剂盒的说明书。